

S-Replace® ICSR



| 货号     | 品名              | 规格   | 有效期   | 外观 | 储存条件            | 运输条件 |
|--------|-----------------|------|-------|----|-----------------|------|
| T104JJ | S-Replace® ICSR | 50mL | 24 个月 | 液体 | -30 ~ -5 °C, 避光 | 干冰   |

1. 产品描述

S-Replace® ICSR 设计用于添加入淋巴细胞细胞培养基（如 LymGro® OptiT 淋巴细胞无血清培养基）以支持人免疫细胞（如 T 细胞）的体外扩增。

本产品使用注射用水（Water-For-Injection）配置。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO 9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观：淡黄色澄清液体

内毒素（EU/ug）：≤10

渗透压：340-400 mOsmol/kg

推荐工作浓度：2-10%

储藏条件：-30 ~ -5 °C，避光

运输条件：干冰

4. 使用指南

4.1. 解冻 ICSR：从-20°C环境中取出 ICSR，放置于 4 度环境缓慢解冻。避免反复冻融，建议分装保存。

4.2. 配置完全培养基：溶解后的 ICSR 加入淋巴细胞无血清培养基，配制成完全培养基。

5. 注意事项

**安全防护：**操作时请穿实验服并戴一次性手套，本产品虽无菌但应视同潜在生物危害物处理。

**避光保存：**本品对光敏感，请务必在-20°C避光条件下长期保存，短期运输请使用干冰。

**现配现用：**含有 ICSR 的完全培养基建议在 7 天内使用完。

6.相关产品

| 货号     | 品名                                 | 规格      | 存储条件        | 运输条件 |
|--------|------------------------------------|---------|-------------|------|
| T110KJ | LymGro® 淋巴细胞无血清培养基，含 HSA           | 500 mL  | 2 ~ 8 °C    | 蓝冰   |
| T120KJ | LymGro® 淋巴细胞无血清培养基，含 HSA，不含酚红      | 500 mL  | 2 ~ 8 °C    | 蓝冰   |
| T150L0 | LymGro® OptiT 淋巴细胞无血清培养基           | 1000 mL | 2 ~ 8 °C    | 蓝冰   |
| R710JV | 样本密度分离液，1.077                      | 100 mL  | 2 ~ 30 °C   | 常温   |
| S919JV | CD-Freezer® 细胞冻存液                  | 100 mL  | -30 ~ -5 °C | 干冰   |
| B210KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液（DPBS），不含钙、镁离子和酚红 | 100 mL  | 2 ~ 30 °C   | 常温   |
| B310KJ | 磷酸盐缓冲液（PBS），pH7.2                  | 500 mL  | 2 ~ 30 °C   | 常温   |

\* 100X 代表产品的浓度是工作浓度的 100 倍。